

Vejledning i returnering af brugte *NANOCOLOR*[®] testrør til Frisenette ApS

- 1 Returnering af brugte *NANOCOLOR*[®] testrør SKAL ske i godkendte 4G papkasser. Om muligt brug da den/de kasser som testrørene blev leveret i. Er dette ikke muligt, kan følgende kasser med monterede fareetiketter rekvireres gratis fra Frisenette ApS:

<u>Til antal æsker</u>	<u>kasse nr.</u>
8	100GEFAHR008
20	100GEFARH020
40	100GEFARH040

- 2 De brugte *NANOCOLOR*[®] testrør skal returneres placeret i de flamingoæsker, de blev leveret i. Bemærk, at flamingoæskerne skal tapes til hele vejen rundt, så låget sidder fast. For opfyldning af 4G kasser, se "*Instruktion i brug af papkasser til returnering af brugte NANOCOLOR*[®] testrør".
- 3 For lukning og mærkning af kasser, se "*Instruktion i brug af papkasser til returnering af brugte NANOCOLOR*[®] testrør".
- 4 Skriv afsender og modtager på kassen.
Modtager:
Frisenette ApS
Varemodtagelsen
Energivej 134
8420 Knebel
- 5 Som indhold i forsendelsen noter "*Testrør*" på fragtbrevet.

Når de brugte *NANOCOLOR*[®] testrør ankommer til Frisenette ApS bliver de, i flamingoæskerne, opsamlet i godkendte containere og sendt til destruktion/genanvendelse hos Stena Miljø A/S.

Transportomkostninger fra afsender til Frisenette ApS betales af afsender.

Transportomkostninger til destruktion-/genanvendelsesstedet og udgifter i forbindelse med destruktion/genanvendelse betales af Frisenette ApS.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med returforsendelser, kan rettes til Frisenette ApS på tlf. 86 34 22 44.